

Signature

SLIDE PRINTER



Barcode Scanner

PRIMERA

© 2015 Alle Rechte vorbehalten.

Barcode Scanner

Mit dem Barcode Scanner und PTLab™ können Informationen von einem Probenetikett automatisch in PTLab eingelesen werden. Somit ist es möglich schnell und fehlerfrei Daten zu übernehmen und automatisch auch den Druck von Kassetten und Objektträgern zu starten. Für die Inbetriebnahme folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

1. Verbinden Sie den Scanner mit einem freien USB Port und warten Sie die automatische Installation des Treibers ab. Es ertönt ein akustischer Signalton nach erfolgreicher Installation.
2. Starten Sie PTLab.
3. Nutzen Sie die Beispiel Barcodes unten um die Funktion zu testen.

Beispiele für Probenetiketten



Bitte beachten Sie: Die Beispiele haben korrespondierende Templates (Vorlagen) die in PTLab mit der Erstinstallation angelegt sind. Die Informationen die ausgedruckt werden, können von den dargestellten Informationen abweichen. Für eigene Proben können eigene Templates erstellt werden, dazu sollte PTTemplates genutzt werden. PTTemplates ist Bestandteil der Software für den Signature Slide Printer.

Konfiguration des Scanners

Der Scanner muss für die Benutzung mit PTLab in bestimmter Weise konfiguriert sein. Dazu müssen die folgenden Codes gescannt werden. Scannen Sie die Codes langsam nacheinander und warten Sie ggf. das akustische Bestätigungssignal ab. Testen Sie den Scanner danach erneut auf Funktion.

1. Der Scanner muss in den USB Modus geschaltet werden.
USB Com to simulate RS-232 standard interface



Select USB-COM-STD^a

⇒ Bestätigung abwarten

2. Der Scanner muss ständig eingeschaltet bleiben, so das ein Scannen ohne Betätigung des Auslösers am Scanner selbst möglich ist.

- Entsperrern des Programmiermodus



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

⇒ Bestätigung abwarten

- Scanner immer eingeschaltet lassen



Scan Mode = Always On

⇒ Bestätigung abwarten

- Sperren des Programmiermodus



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

⇒ Bestätigung abwarten