

Signature

SLIDE PRINTER

GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA



Barcode Scanner

511319-021712

PRIMERA

© 2016 Tutti i diritti riservati.


Barcode Scanner

Con il Barcode scanner e PTLab™ è possibile leggere informazioni d'etichetta di un provino automaticamente in PTLab. Così è possibile rapidamente e con precisione trasferire i dati correttamente e anche di avviare automaticamente la stampa su Cassetti e Vetri.

Per la configurazione si prega di seguire le istruzioni di seguito:

1. Collegare lo scanner a una porta USB disponibile e attendere l'installazione automatica del driver. Dopo l'installazione corretta, suona un segnale acustico.
2. Avviare PTLab.
3. Per testare la funzione può utilizzare i seguenti codici a barre di esempio.

Campioni d'etichette di prova

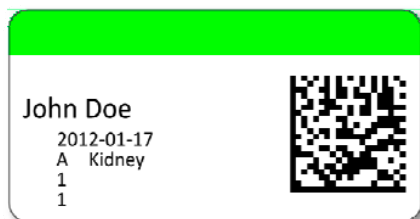

Nota: I campioni forniti sono modelli corrispondenti già creati con la software PTLab. Le informazioni stampate sulla Vetrina avrà un aspetto diverso da quell campione d'etichetta in alto. Per utilizzare le proprie etichette, sarà necessario creare campioni personalizzati. Per creare i propri campioni personalizzati usa PTemplate™ che è inclusa e che fa parte della software PTLab.

Configurazione del scanner

Lo scanner deve essere eseguito in una modalità speciale per essere riconosciuto dal PTLab. Eseguire con la scansione di codici lentamente in sequenza e attendere il segnale acustico di conferma. Si prega di verificare un'altra volta il funzionamento del scanner.

1. Der Scanner muss in den USB Modus geschaltet werden.

USB Com to simulate RS-232 standard interface




Select USB-COM-STD^a

⇒ Aspettare la conferma

2. Impostare lo scanner in modalità: Sempre acceso.
Non è necessario premere il pulsante del scanner.

• Attivare la modalità di programmazione

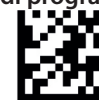

ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

⇒ Aspettare la conferma

• Imposta: Sempre acceso



Scan Mode = Always On

⇒ Aspettare la conferma

• Disattivare la modalità di programmazione



ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

⇒ Aspettare la conferma